

SUPEC 5000 NH3-N 氨氮分析仪维护保养时间表

检查事项	检查内容	标准	更换周期	不及时更换的影响
仪器台面板	有无灰尘，是否有试剂滴落	台面干净整洁	每天检查	测样不稳定，有污染的可能
纯水桶	纯水是否足够	根据样品数量加入纯水量，每次不少于 1/2 桶	每次使用前	纯水不足，消解锅液位不够，流程停止
试剂检查	试剂是否足够样品的测试	估算所有样品测试所需要的试剂用量	每次使用前	试剂不够，样品测试作废
检查过滤头	过滤头是否干净且数量足够	数量大于水样数量，且无污染	每次使用前，提前备料	流程无法正常进行
检查样品管	样品管是否洁净且无明显挂液的情况	样品杯干净无灰尘及液体挂杯	每次使用前	测样结果值异常
检查废液排出管	排出管是否破损、漏液	废液没有排出到桶以外的地方	每周检查	废液具有腐蚀性
检查蠕动泵管	检查蠕动泵管是否老化变色	泵管颜色正常，且没有老化痕迹	每周检查	试剂定量不准
检查液路试剂接头	检查接头处是否漏液	不漏液，不松动	每月检查	无法正常测样
检查信号传感器	手动模式下检查 IO 信号是否正常亮灯变化	信号能正常交替变化	每月检查	无法正常测样
柱塞泵、定量环校准	手动控制定量环定量是否准确	各个试剂定量要求在误差范围内	每季度定量	测样不准

客服热线：400-700-2658